

## IHC-Tek™ Epitope Retrieval Steamer Set



Epitope Retrieval Set は FFPE 組織切片の抗原賦活のために蒸気加熱を利用しています。本キットには IHC-Tek™ Epitope Retrieval Solution が同封されています。この新たに開発された試薬は膜タンパク質、細胞質タンパク質、核内タンパク質を含む様々な種類の抗原の賦活にご利用できます。

### 商品内容

- ・ スチーマー
- ・ プラスチック製コプリンジャー スライド 10 枚用 ×6
- ・ IHC-Tek™ Epitope Retrieval Solution 500 ml
- ・ ユーザーマニュアル

### 商品特徴

- ・ 簡便な操作性
- ・ 再現性の高い結果
- ・ 様々なタイプのタンパク質の抗原賦活
- ・ 蒸気加熱時間 ~75 分
- ・ 蒸気加熱温度 95-98℃ (抗原賦活に最適)

## 御使用方法

- 1、容器内に水を入れる



- 2、加熱用ボウルをセットする

- 3、コプリンジャーに Epitope Retrieval Solution を入れる



- 4、脱パラ処理をしたサンプルをコプリンジャーに浸す



- 5、コプリンジャーを加熱用ボウル内にセットしボウルにフタをのせる



- 6、電源を入れて蒸気加熱開始

